


Istruzione d'uso originale

Frigorifero

Prima di mettere in funzione l'apparecchio leggere le istruzioni d'uso

Pagina 50

IT

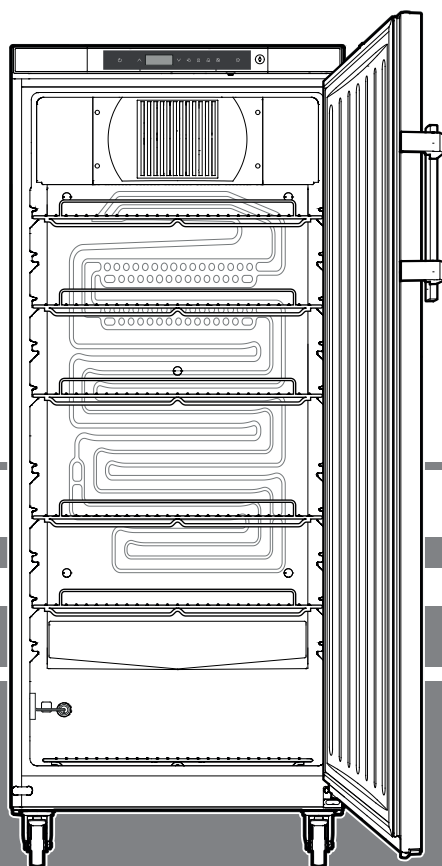

MKv 5710

7085 959-00

LIEBHERR


Indice

Gradualità delle avvertenze	50
Indicazioni ed avvertenze per la sicurezza	50
Simboli sull'apparecchio	51
Utilizzo conforme alla destinazione	51
Uso scorretto prevedibile	51
Dichiarazione di conformità	51
Emissione sonora dell'apparecchio	51
Classe climatica	52
Descrizione dell'apparecchio	52
Posizionamento	52
Orientamento dell'apparecchio	52
Collegamento elettrico	53
Consumo energetico	53
Aumento della temperatura in caso di guasto alla rete	53
Rilevatore di guasto alla rete	53
Elementi di controllo e di servizio	53
Temperatura interna	53
Inserire e disinserire l'apparecchio	54
Allarme sportello aperto	54
Impostazione del tempo di ritardo per l'allarme sportello aperto	54
Impostazioni segnale acustico	54
Test di allarme	54
Segnalazioni di allarme	55
Consultazione delle condizioni di allarme memorizzate e lettura dell'andamento della temperatura	55
Rispristino condizioni di allarme registrate HAn	55
Ripristino valore dell'andamento termico registrato rt	55
Esempio di consultazione dell'allarme	55
Blocco tasti	56
Impostazione orologio a tempo reale	56
Conversione ora legale/ora solare	56
Attivazione/disattivazione conversione automatica ora legale/ora solare	57
Modifica indirizzo di rete	57
Ripristino parametri su impostazione di fabbrica	57
Serratura di sicurezza	57
Sbrinamento	57
Impostazione indicazione del display durante la fase di sbrinamento	57
Attivazione manuale della funzione di sbrinamento	57
Pulizia e disinfezione	58
Indicazioni per lo smaltimento	58
Mettere fuori servizio	58
Guasti	59
Eventuali messaggi di errore sul display	59
Allarme esterno	60
Modificare l'incernieratura sportello	60

Gradualità delle avvertenze




⚠ PERICOLO	Segnala una situazione di pericolo immediato che in caso di mancato rispetto comporta come conseguenza la morte o gravi lesioni personali.
⚠ AVVERTENZA	Segnala una situazione di pericolo che in caso di mancato rispetto potrebbe comportare come conseguenza la morte o gravi lesioni personali.
⚠ CAUDELA	Segnala una situazione di pericolo che in caso di mancato rispetto potrebbe comportare come conseguenza lesioni personali di lieve o media gravità.
ATTENZIONE	Segnala una situazione di pericolo che in caso di mancato rispetto potrebbe comportare come conseguenza danni materiali.
Nota	Segnala indicazioni e consigli utili.

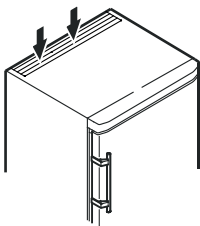Indicazioni ed avvertenze per la sicurezza

- **AVVERTENZA:** non ostruire le aperture di aerazione del corpo dell'apparecchio o della nicchia da incasso. 
- **AVVERTENZA:** per accelerare lo sbrinamento non utilizzare dispositivi meccanici o mezzi diversi da quelli raccomandati dal produttore.
- **AVVERTENZA:** non danneggiare il circuito raffreddante.
- **AVVERTENZA:** all'interno del vano frigorifero non utilizzare dispositivi elettrici che non corrispondano alla tipologia consigliata dal costruttore.
- **AVVERTENZA:** non si deve danneggiare il cavo di rete, quando si posa l'apparecchio.
- **AVVERTENZA:** le ciabatte di distribuzione/multiprese e altri apparecchi elettronici (ad es. trasformatori alogeni) non possono essere piazzati e utilizzati sulla parte posteriore degli apparecchi.
- **AVVERTENZA:** questo apparecchio va fissato secondo quanto indicato nelle istruzioni d'uso, al fine di escludere pericoli derivati da mancata stabilità.

- Il presente apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza a condizione che siano sorvegliati e istruiti in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e ai pericoli connessi. I bambini non possono giocare con l'apparecchio. I bambini senza sorveglianza non possono eseguire la pulizia e la manutenzione che spetta all'utente.
- Non riporre nell'apparecchio materiali a rischio di esplosione come ad esempio contenitori spray con gas propellente combustibile.
- Per evitare danni a persone e cose, far posare l'apparecchio da 2 persone.
- Dopo aver tolto l'imballaggio, controllare se l'apparecchio risulta danneggiato. In caso di danni contattare il fornitore. Non collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica.
- Evitare il contatto cutaneo prolungato con superfici fredde (ad es. prodotti refrigerati/congelati). Se necessario adottare le misure di protezione (ad es. guanti).
- Far eseguire le riparazioni o gli interventi sull'apparecchio esclusivamente dal Servizio di assistenza tecnica o da personale specializzato. Lo stesso vale per la sostituzione dei cavi di allacciamento alla rete.
- Eseguire riparazioni e interventi sull'apparecchio solo se si vede la spina di rete staccata.
- Montare, collegare e smaltire l'apparecchio esclusivamente in base alle indicazioni riportate nella istruzione d'uso.
- In caso di guasto estrarre la spina di rete o disinserire il fusibile.
- Staccare il cavo di allacciamento alla rete estraendo la spina. Non tirare dal cavo.
- Evitare fuochi o fonti infiammabili all'interno dell'apparecchio.

Simboli sull'apparecchio

	Il simbolo può trovarsi sul compressore. Si riferisce all'olio presente nel compressore e avverte del seguente pericolo: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Questa avvertenza ha valore solo per il riciclaggio. Nel funzionamento normale non sussiste alcun pericolo.
	Presenza di sostanze infiammabili.
	Questo adesivo o uno simile si può trovare sul retro dell'apparecchio. Si riferisce ai pannelli imballati con materiale espanso nella porta e/o nell'apparecchio. Questa avvertenza ha valore solo per il riciclaggio. Non rimuovere l'adesivo.

Utilizzo conforme alla destinazione

Questo frigorifero per medicine ad uso professionale è adatto alla conservazione di prodotti a una temperatura di +5 °C.

I prodotti tipici da conservare possono essere medicinali, farmaci o altri prodotti farmaceutici da tenere al fresco a una temperatura compresa tra +2 °C e +8 °C.

L'apparecchio è conforme alla DIN 58345 - frigoriferi per farmaci.

In caso di conservazione di sostanze o prodotti di valore ovvero termosensibili è necessario utilizzare un sistema di allarme indipendente e sempre attivo.

Tale sistema di allarme deve essere predisposto in modo che tutti gli stati di allarme vengano subito accorsi da una persona preposta, in grado di prendere idonei provvedimenti.

Uso scorretto prevedibile

Non utilizzare l'apparecchio per gli usi elencati qui di seguito:

- Conservazione e refrigerazione di
 - sostanze chimicamente instabili, infiammabili e corrosive
 - sangue, plasma o altri fluidi corporei a scopo di infusione, applicazione o introduzione nel corpo umano.
- Utilizzo in ambienti potenzialmente esplosivi.
- Utilizzo all'aperto o in ambienti umidi o in presenza di spruzzi.

Un utilizzo non conforme dell'apparecchio causa danni o deperimento dei prodotti conservati.

Dichiarazione di conformità

Il circuito del refrigerante è stato sottoposto a prova di tenuta. L'apparecchio risponde alle norme di sicurezza pertinenti e alle direttive UE, 2006/42/EG, 2014/30/EU, 2009/125/EG e 2011/65/EU.

Emissione sonora dell'apparecchio

Il livello di rumorosità durante il funzionamento dell'apparecchio è inferiore a 70 dB(A) (potenza sonora rel. 1 pW).

Classe climatica

La classe climatica indica a che temperatura ambiente si può usare l'apparecchio per ottenere la potenza di raffreddamento massima e che grado di umidità massima dell'aria ci può essere nel locale di installazione dell'apparecchio per evitare la formazione di condensa sul corpo esterno.


LIEBHERR		XXX 9999 Index Service No./No. Service		Klasse/Class Classe/Clase	
X		X		X	
R 600a: 0		kg / 24 h		99.999.999.9	

La classe climatica è indicata sulla targhetta dati.

Classe climatica	Temperatura ambiente max	Umidità relativa max
3	25 °C	60 %
4	30 °C	55 %
5	40 °C	40 %
7	35 °C	75 %

La temperatura ambiente minima ammessa nel luogo di installazione è di 10 °C.

Descrizione dell'apparecchio

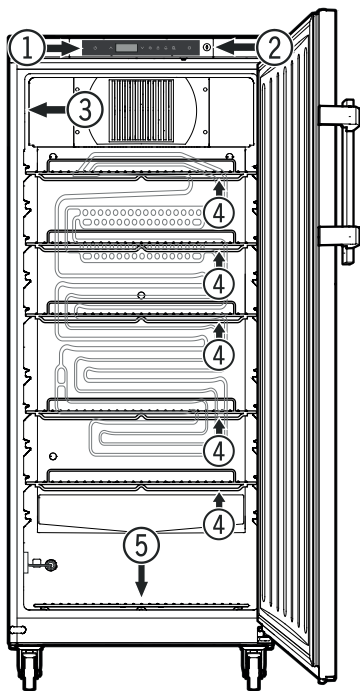

- (1) Elementi di controllo e di servizio
- (2) Serratura
- (3) Targhetta dati
- (4) Griglie
- (5) Apertura di deflusso dell'acqua

ATTENZIONE

Il carico max. per griglia è di 60 kg.

Altre caratteristiche delle dotazioni

- Allarme temperatura, acustico e ottico.
- Allarme sportello aperto, acustico e ottico.
- Contatto a potenziale zero per collegamento a un sistema di telecomando.
- Interfaccia seriale (RS485) per documentazione esterna della temperatura e degli allarmi.
- Memorizzazione della temperatura interna rilevata minima/massima.
- Memorizzazione degli ultimi 3 allarmi di temperatura con ora, data e durata dell'allarme.
- Memorizzazione degli ultimi 3 black-out con ora, data e durata del black-out.
- Termostato di sicurezza per evitare temperature inferiori a +2 °C.

Questi dispositivi tecnici di sicurezza vanno utilizzati assolutamente per evitare danni ai prodotti conservati. Non si devono verificare disattivazioni o fuori servizio di tali dispositivi!

Posizionamento


- Non installare l'apparecchio in luogo esposto alle radiazioni solari dirette, accanto a una calorifero e simili fonti di calore.
- Maggiore è la quantità di refrigerante nell'apparecchio, tanto più grande deve essere il locale in cui va installato l'apparecchio. In locali troppo piccoli in caso di perdite può formarsi una miscela infiammabile di aria e gas. Per ogni 8 g di refrigerante il locale di installazione deve avere una dimensione minima di 1 m³. I dati relativi al refrigerante contenuto sono riportati sulla targhetta identificativa nel vano interno dell'apparecchio.
- Installare l'apparecchio sempre contro una parete.

Orientamento dell'apparecchio

ATTENZIONE

L'apparecchio deve essere allineato in orizzontale e in verticale. Se l'apparecchio è storto, il corpo dell'apparecchio stesso potrebbe deformarsi e lo sportello non chiuderebbe correttamente.

Dimensioni dell'apparecchio

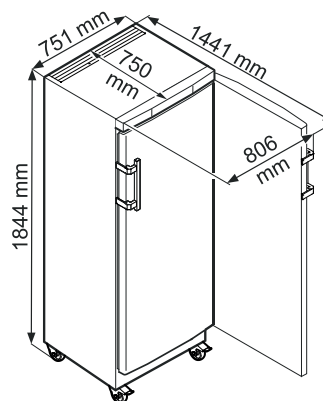

Collegamento elettrico

L'apparecchio funziona solo a **corrente alternata**.


La tensione e la frequenza ammesse sono indicate sulla targhetta dati. La posizione della targhetta dati è indicata nel capitolo **Descrizione dell'apparecchio**.

La presa deve essere sia messa a terra in modo regolamentare che protetta elettricamente.

La corrente di azionamento del fusibile deve essere compresa tra 10 A e 16 A.

La presa non deve trovarsi dietro all'apparecchio e deve essere facilmente raggiungibile.

Non collegare l'apparecchio con una prolunga o una presa multipla.

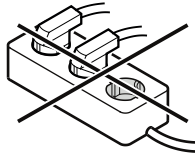

Non utilizzare invertitori per impianti ad isola (conversione di corrente continua in corrente alternata o corrente trifase) o connettori a risparmio energetico. Pericolo di danni per l'elettronica!

- Inserire la spina - nel display appare **OFF**.

Indicazione

Occorrono 24 ore per caricare completamente gli accumulatori del rilevatore di guasto alla rete.

Avvertenza per la messa fuori servizio dell'apparecchio

Eseguire la messa fuori servizio attenendosi dettagliatamente a quanto esposto nel capitolo "**Mettere fuori servizio**".

In caso contrario il rilevatore di guasto alla rete è attivato, quando si estrae la spina.

Consumo energetico

Aumento della temperatura in caso di guasto alla rete

Consumo energetico secondo ÖNORM K 2040 e DIN 58345	1,24 kWh/24h
Aumento della temperatura in caso di guasto alla rete da +5 °C a +8 °C secondo ÖNORM K 2040	30 minuti
Aumento della temperatura in caso di guasto alla rete da +5 °C a +10 °C secondo DIN 58345	50 minuti

Rilevatore di guasto alla rete

In caso di interruzione dell'energia scatta il segnale acustico e compare **b t P** sul display.


Se nel display del frigorifero lampeggia , la temperatura è aumentata oltre la soglia di allarme superiore di +8 °C.








Controllare l'andamento della temperatura nel capitolo

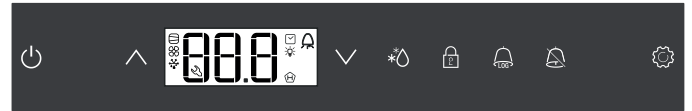Consultazione delle condizioni di allarme memorizzate


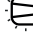







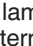


e decidere in merito all'uso ulteriore dei prodotti conservati.

Elementi di controllo e di servizio



-  Tasto ON/OFF (inserire e disinserire l'apparecchio)
-  Tasti di selezione
-  Tasto di sbrinamento (attivazione manuale della funzione di sbrinamento)
-  Blocco tasti
-  Tasto di consultazione delle condizioni di allarme memorizzate
-  Tasto di spegnimento allarme
-  Tasto Enter

Simboli del display

-  Compressore in funzione
-  LED lampeggiante - Ritardo di accensione del gruppo di raffreddamento. Il compressore si avvia automaticamente in seguito a compensazione di pressione nel circuito raffreddante.
-  Ventilatore in funzione
-  L'apparecchio è in fase di sbrinamento
-  L'indicazione della temperatura rilevata mediante sonda del prodotto è attiva
-  Il LED lampeggia e si visualizza **E t c**. L'orologio a tempo reale deve essere impostato di nuovo.
-  L'indicazione  significa che si stanno registrando l'alimentazione elettrica e la temperatura interna dell'apparecchio.
-  Se sul display lampeggia l'indicazione  o si è verificata un'interruzione di corrente o la temperatura nell'apparecchio ha raggiunto un campo non ammesso.
-  Funzione di allarme
-  L'apparecchio è guasto. Contattare il Servizio di assistenza tecnica.

Temperatura interna

La temperatura del vano interno dell'apparecchio è impostata sui +5 °C (+/-3 K) richiesti secondo DIN 58345 e non può essere modificata.

ATTENZIONE

I prodotti da raffreddare si possono introdurre solo quando la temperatura nell'apparecchio raggiunge i 5 °C.

Nota


Nella zona più calda del vano interno, la temperatura può essere superiore a quella impostata.

Se lo sportello viene aperto per un periodo di tempo prolungato, nei vani dell'apparecchio si può avere un rialzo sensibile della temperatura.


Inserire e disinserire l'apparecchio

Inserire la spina. Indicazione = **OFF**

Inserire l'apparecchio

Premere  per ca. 5 sec. Indicazione = **ON**


Alla prima messa in funzione non c'è alcuna segnalazione di allarme.

Se l'apparecchio, dopo la prima messa in servizio, rimane staccato dalla rete elettrica per un periodo prolungato e la temperatura nel vano interno supera la soglia di allarme superiore, il sistema elettronico segnala tale situazione come errore ( lampeggia nel display).

Quando si ripete la messa in servizio, il display va resettato come indicato qui di seguito.

Premere 


Premere  +  per 5 sec. Indicazione = **r E S**

Il LED  adesso è di nuovo sempre acceso.


Premere  per 5 sec.


Il sistema elettronico ritorna al normale funzionamento regolare.

Disinserire l'apparecchio


Premere  per ca. 5 sec. Indicazione = **OFF**

Allarme sportello aperto

Quando si apre lo sportello, si accende il LED  e l'indicazione della temperatura inizia a lampeggiare.


Se lo sportello rimane aperto più di 60 secondi, il LED  inizia a lampeggiare e sul display lampeggia **d O r** alternandosi all'indicazione della temperatura.


Scatta il segnale acustico.

Se lo sportello deve rimanere aperto più a lungo per riporre i prodotti da raffreddare, disattivare il segnale acustico premendo il tasto .

Impostazione del tempo di ritardo per l'allarme sportello aperto

È possibile modificare il periodo di tempo che trascorre prima che scatti il segnale acustico all'apertura dello sportello.

Premere  per 5 sec. Indicazione = **d E**

Premere , finché sul display appare **d E d**.

Premere . Indicazione = **|** Range d'impostazione = 1 - 5 minuti.


Selezionare l'impostazione desiderata con i tasti  o .


Premere . Indicazione = **d E d**


Premere  per 5 sec.


Il sistema elettronico ritorna al normale funzionamento regolare.

Impostazioni segnale acustico

Il segnale acustico può essere disattivato premendo il tasto  per il caso di allarme in atto. Se il segnale acustico si deve riattivare da solo, seguire le fasi riportate qui di seguito.

Premere  per 5 sec. Indicazione = **d E**

Premere , finché sul display appare **A S r**.

Premere . Indicazione = **|**

Premere . Indicazione = **|**

Premere . Indicazione = **A S r**


La riattivazione automatica del segnale acustico ora è inserita.

È necessario impostare il periodo di tempo che determina lo scatto del segnale acustico.

Premere . Indicazione = **A S d**

Premere . Indicazione = **|** Range d'impostazione = 1 - 120 minuti.

Selezionare l'impostazione desiderata con i tasti  o .

Premere . Indicazione = **A S d**

Premere  per 5 sec.

Il sistema elettronico ritorna al normale funzionamento regolare.


Test di allarme

Con questo test si controlla la funzionalità del dispositivo di allarme interno e di un dispositivo eventualmente collegato all'esterno.

Durante questo test non si interrompe il raffreddamento dell'apparecchio.

Premere  +  per 5 sec.

- Il display passa a un valore di temperatura di 0,2 °C al di sotto della soglia di allarme superiore impostata.
- Il valore di temperatura adesso sale di 0,1 °C ogni 2 secondi.
- Al raggiungimento della soglia di allarme superiore sul display appare **H I O**. Ora viene attivata un'unità di allarme collegata esternamente all'output di allarme a potenziale zero.
- Il valore della temperatura sale ulteriormente fino a 0,2 °C oltre la soglia di allarme superiore.
- La stessa procedura si svolge automaticamente per la soglia di allarme inferiore. Sul display compare **L I O**.

Durante il test è acceso il LED .

Il sistema elettronico ritorna al normale funzionamento regolare.

Interruzione anticipata del test


Premere  per 5 sec.

Indicazione

Se i valori delle soglie di allarme superiore e inferiore (**AL** e **AH** nel capitolo "**Impostazione parametri di allarme**") sono impostati su **0**, durante questo test sul display compaiono **H - -** e **L - -**.

Segnalazioni di allarme

1. LED lampeggiante

La visualizzazione di  nel display indica un guasto all'apparecchio. Si prega di rivolgersi in questo caso al più vicino centro di assistenza tecnica.

2. LED lampeggiante - indicazione HI o LO

Nel vano interno la temperatura è troppo elevata (HI) o troppo bassa (LO). Scatta il segnale acustico.

Indicazione

I parametri di allarme si possono regolare. Vedi paragrafo **Impostazione parametri di allarme**.

3. HA / HF / lampeggiante

C'è stato un lungo black-out (HF) oppure nel vano interno la temperatura è stata troppo elevata o troppo bassa (HA) per un certo lasso di tempo.

Si possono memorizzare fino a tre condizioni di allarme ed è possibile consultarle.

4. LED lampeggiante - indicazione AFR

Per un certo periodo la temperatura nella zona della sonda di riferimento è stata troppo bassa.


Confermare lo stato di allarme AFR.

Premere  +  per 5 sec.

Se il messaggio ricompare alcune ore dopo la conferma, attenersi alle istruzioni del capitolo "**Guasti**".

Consultazione delle condizioni di allarme memorizzate e lettura dell'andamento della temperatura

Premere . Indicazione = HFR

Sfogliare l'elenco con i tasti  o .

HFR Numero di allarmi temperatura che si sono attivati

HF Ultimo allarme temperatura

HF | Penultimo allarme temperatura

HFR Allarme temperatura prima di HF |

HFr Numero di black-out

HF Ultimo black-out


HF | Penultimo black-out


HFR Black-out prima di HF |

rE Lasso di tempo, in ore, durante il quale si rilevano le temperature interne massima e minima

rH Temperatura massima (più calda) rilevata



rL Temperatura minima rilevata


Selezionare il punto desiderato con il tasto . Premendo di nuovo questo tasto, si ritorna all'elenco.

Si può uscire anticipatamente dal menu premendo per 5 sec. il tasto . Se entro 60 secondi non si preme alcun tasto, il sistema elettronico ritorna automaticamente all'indicazione standard.

Rispristino condizioni di allarme registrate HAn


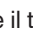
Premere . Indicazione = HFR


Premere  +  per 5 sec. Indicazione = rE


Premere  per 5 sec. Il sistema elettronico ritorna al normale funzionamento regolare.

Ripristino valore dell'andamento termico registrato rt


Premere . Indicazione = HFR

Premere il tasto  o , finché sul display appare rE.

Premere . Indicazione = 0-999

Premere  per 5 sec. Indicazione = rE


I valori per rH e rL (temperatura interna massima o minima rilevata) vengono ripristinati alla temperatura che predomina al momento nel vano interno.

Premere  per 5 sec. Il sistema elettronico ritorna al normale funzionamento regolare.

Esempio di consultazione dell'allarme

Situazione: HA/HF/  lampeggiante sul display.


Premere . Indicazione = HFR

Premere . Indicazione = 0

Non è scattato alcuno stato di allarme con temperatura troppo elevata o troppo bassa. Si deve passare all'indicazione HF r.

Premere . Indicazione = HFR

Premere , finché sul display appare HF r.

Premere . Indicazione = | Si è verificato 1 black-out.

Premere . Indicazione = HF r

Premere . Indicazione = HF Ultimo black-out verificatosi.

Premere . Indicazione = 400 (anno)


Premere . Indicazione = 100 (mese 1-12)


Premere . Indicazione = 100 (giorno 1-31)

Premere . Indicazione = 100 (ore 0-23)

Premere . Indicazione = 100 (minuti 0-59)


Premere . Indicazione = E 00 (lasso di tempo in minuti)

Premere  +  per 5 sec. Indicazione = rE

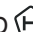Il LED  adesso è di nuovo sempre acceso.

L'indicazione HA/HF è cancellata.


Il sistema elettronico pertanto è pronto per il prossimo allarme.



Premere  per 5 sec. Il sistema elettronico ritorna al normale funzionamento regolare.



Blocco tasti

Il blocco dei tasti protegge il sistema elettronico da modifiche non intenzionali.

Definizione del codice PIN per la funzione di blocco tasti

Premere  per 5 sec. Indicazione = 

Premere , finché sul display appare .

Premere . Indicazione = 



Con i tasti  o  scegliere un codice PIN tra 0 e 999.

Premere . Indicazione = .

Premere  per 5 sec.

Il sistema elettronico ritorna al normale funzionamento regolare.

Attivazione del blocco tasti

Premere  per 5 sec. Indicazione = 

Con i tasti  o  selezionare il codice PIN.

Premere . Indicazione = 

Tutte le funzioni sono bloccate tranne  e .

Se si immette un codice PIN errato, il sistema elettronico ritorna al normale funzionamento regolare, senza attivare il blocco tasti.

Disattivazione del blocco tasti

Premere  per 5 sec. Indicazione = 

Con i tasti  o  selezionare il codice PIN.


Premere . Indicazione = 

Tutte le funzioni sono sbloccate.

Se si immette un codice PIN errato, il blocco tasti rimane attivo.

Impostazione orologio a tempo reale



L'orologio a tempo reale è già preimpostato (CET). L'ora per un altro fuso orario deve essere impostata manualmente.



Premere  per 5 sec. Indicazione = 

Premere . Indicazione = 




Premere . Indicazione =  (anno)

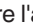
Premere . Indicazione = 

Impostare l'anno con i tasti  . Premere .




Premere . Indicazione =  (mese 1-12)

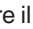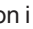

Premere . Indicazione = 

Impostare il mese con i tasti  . Premere .

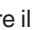


Premere . Indicazione =  (giorno 1-31)

Premere . Indicazione = 

Impostare il giorno con i tasti  . Premere .


Premere . Indicazione =  (giorno della settimana)
(1 = lunedì, 7 = domenica)

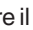Premere . Indicazione = 

Impostare il giorno della settimana con i tasti  . Premere .


Premere . Indicazione =  (ore 0-23)

Premere . Indicazione = 

Impostare l'ora con i tasti  . Premere .


Premere . Indicazione =  (minuti 0-59)

Premere . Indicazione = 

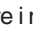Impostare i minuti con i tasti  . Premere .

Premere  per 5 sec.

Il sistema elettronico ritorna al normale funzionamento regolare.

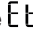Se  compare sul display, occorre di nuovo impostare l'orologio a tempo reale.


Conversione ora legale/ora solare

Il sistema elettronico effettua automaticamente il passaggio all'ora legale l'ultima domenica di marzo alle 2.00 h del mattino.


Il sistema elettronico effettua automaticamente il passaggio all'ora solare l'ultima domenica di ottobre alle 2.00 h del mattino.

Per attivare l'ora nuova, occorre spegnere e accendere l'apparecchio di volta in volta dopo l'orario sopra indicato.

Attivazione/disattivazione conversione automatica ora legale/ora solare

Premere  per 5 sec. Indicazione = **dE**

Premere **∇**, finché sul display appare **dSE**.

Premere . Indicazione = **|**

Selezionare l'impostazione desiderata con i tasti **∇** o **∧**.

0 = disattivata 1 = attivata


Premere . Indicazione = **dSE**

Premere  per 5 sec.


Il sistema elettronico ritorna al normale funzionamento regolare.

Modifica indirizzo di rete

Nel collegamento in rete di più apparecchi, mediante l'interfaccia RS485, ogni apparecchio deve avere un proprio indirizzo di rete.

Premere  per 5 sec. Indicazione = **dE**

Premere **∇**, finché sul display appare **H□**.

Premere . Indicazione = **|**

Modificare l'indirizzo di rete (1-207) con i tasti **∇** o **∧**.


Premere . Indicazione = **H□**


Premere  per 5 sec.

Il sistema elettronico ritorna al normale funzionamento regolare.

Ripristino parametri su impostazione di fabbrica

Con questa funzione è possibile ripristinare le soglie di allarme e i valori della taratura della sonda sull'impostazione di fabbrica.

Premere  per 5 sec. Indicazione = **OFF**.

Premere **∧** +  per 5 sec.

Indicazione = **bt0**.

Attendere 10 secondi!

Estrarre la spina. Il display si spegne.

Tenere premuto  e inserire la spina.

Indicazione = **br|**

Premere . Indicazione = **St d**

Il sistema elettronico ritorna al normale funzionamento regolare.


Serratura di sicurezza

La serratura è dotata di un meccanismo di sicurezza.

Blocco dell'apparecchio

- Infilare la chiave in direzione **1**.
- Girare la chiave di 180°.


Per sbloccare l'apparecchio procedere nella stessa sequenza.

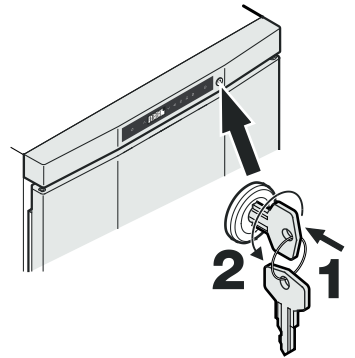

Sbrinamento


L'apparecchio si scongela automaticamente.


Impostazione indicazione del display durante la fase di sbrinamento

Premere  per 5 sec. Indicazione = **dE**

Premere . Indicazione = **|**


Selezionare l'impostazione desiderata con i tasti **∇** o **∧**.

0 = Simbolo  + indicazione alternante di **dEF** e della temperatura attuale nel vano interno dell'apparecchio.

1 = Simbolo  + temperatura prima dell'inizio della fase di sbrinamento (impostazione di fabbrica).


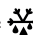
2 = Simbolo  + **dEF**.

Premere . Indicazione = **dE**

Premere  per 5 sec. Il sistema elettronico ritorna al normale funzionamento regolare.

Attivazione manuale della funzione di sbrinamento

Se lo sportello non è stato chiuso bene per un lungo periodo, può crearsi uno spesso strato di ghiaccio nel vano interno o sul generatore di freddo. In tal caso si può attivare in anticipo la funzione di sbrinamento.

Premere  per 3 sec. Indicazione =  + **dEb**

Il sistema elettronico ritorna automaticamente al normale funzionamento regolare.

Indicazione = **dFE**

Pulizia e disinfezione

⚠ AVVERTENZA

Prima della pulizia disinserire assolutamente l'apparecchio dalla rete elettrica. Estrarre la spina di rete o disinserire il fusibile!

⚠ CAUDELA

Pericolo di danneggiamento dei componenti dell'apparecchio e rischio di lesioni dovuto al vapore caldo.

Non pulire l'apparecchio con dispositivi di pulizia a vapore!

ATTENZIONE

Tutte le superfici all'interno dell'apparecchio vanno pulite regolarmente!

- Eseguire la disinfezione utilizzando esclusivamente prodotti a base di alcol etilico.
- Pulire preventivamente le superfici e le griglie sporche con un panno inumidito di cotone.
- Pulire il vano interno, le griglie di appoggio e le pareti esterne con acqua tiepida, detersivi a base di alcol etilico o detersivi domestici a base di acqua.

Non utilizzare detersivi granulari, a base di acidi o solventi chimici.

- Per evitare corto circuiti, pulire l'apparecchio facendo attenzione che nessun acqua penetri nei componenti elettrici.
- Pulire il tutto con un panno.
- Una volta l'anno si dovrebbe togliere la polvere dalla macchina del freddo e dallo scambiatore di calore (griglie metalliche sulla parte posteriore dell'apparecchio).
- Non togliere o danneggiare la targhetta dati sulla parte interna dell'apparecchio - importante per il Servizio di Assistenza Tecnica.
- I materiali utilizzati per l'apparecchio sono solo resistenti ai detersivi sopra indicati.
- Una pulizia e una disinfezione regolari impediscono un forte accumulo di sporcizia.

Indicazioni per lo smaltimento

L'apparecchio contiene materiali utili e non va smaltito nella raccolta indifferenziata dei rifiuti, ma portato in appositi centri. Gli apparecchi fuori uso devono essere smaltiti a regola d'arte, conformemente alle norme e alle leggi locali in vigore.

Durante il trasporto non danneggiare il circuito raffreddante dell'apparecchio fuori uso.

Questo apparecchio contiene gas infiammabili nel circuito raffreddante e nella schiuma isolante.

Per maggiori informazioni su uno smaltimento a norma, contattare l'amministrazione cittadina/comunale o la società di smaltimento rifiuti.

Nell'apparecchio è integrata una batteria ad accumulatore.

Indicazioni per lo smaltimento delle batterie


Quando si smaltisce l'apparecchio, la batteria va rimossa e gettata in un apposito contenitore per il trattamento dei rifiuti.


Non danneggiare e non provocare cortocircuiti alla batteria!



Mettere fuori servizio

Se l'apparecchio rimane vuoto per un periodo di tempo prolungato, spegnerlo, sbrinarlo, pulirlo e asciugarlo, poi lasciare lo sportello aperto per evitare la formazione di muffa.

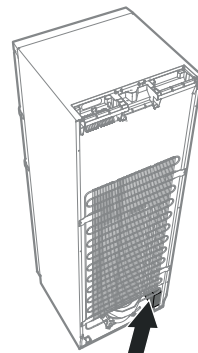Se l'apparecchio rimane a lungo fuori servizio, eseguire le operazioni elencate qui di seguito per disaccoppiare la batteria del rilevatore di guasto alla rete dal sistema elettronico.



Premere  per 5 sec. Indicazione = **OFF**.


Premere  +  per 5 sec.

Indicazione = **bt0**.

Attendere 10 secondi!

Estrarre la spina.

Il display si spegne.

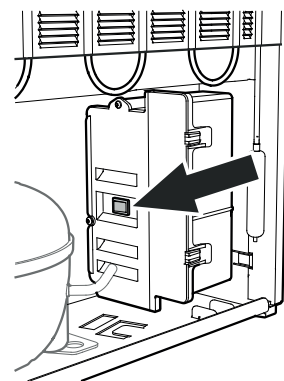


Nota

Se però il display rimane acceso, azionare il tasto sull'unità di alimentazione elettrica.

Guasti

I guasti seguenti possono venire eliminati, semplicemente controllandone le possibili cause:

- **L'apparecchio non funziona.** Controllare se
 - l'apparecchio è stato inserito correttamente,
 - la spina è regolarmente inserita nella presa,
 - i fusibili della presa sono in ordine.
- **La temperatura non è sufficientemente bassa.** Controllare
 - se l'aerazione è sufficiente,
 - se l'apparecchio è troppo vicino ad una fonte di calore.
- **La temperatura indicata è decisamente inferiore alla temperatura impostata.** Controllare
 - se i prodotti da conservare al fresco sono sistemati troppo vicino alla sonda di riferimento. ➔

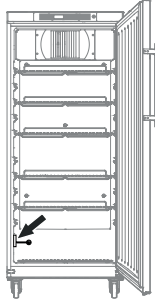


La distanza dall'alloggiamento della sonda di riferimento deve essere di almeno 5 cm!

- se le griglie di appoggio sono completamente coperte da scatole di cartone o cassetti.

Ciò interromperebbe la circolazione dell'aria nel vano interno dell'apparecchio e la temperatura rilevata ovvero indicata sarebbe troppo bassa.

Se la temperatura indicata rimane decisamente inferiore per oltre 1 giorno, contattare il Servizio di assistenza tecnica per ricevere informazioni su un adattamento personalizzato.

Se non è data nessuna delle cause sopra descritte e se non è stato possibile eliminare da soli i guasti, mettersi in contatto con il centro di assistenza tecnica più vicino. Comunicare il modello ①, codice di servizio ② ed il numero dell'apparecchio ③ riportati sulla targhetta dati.

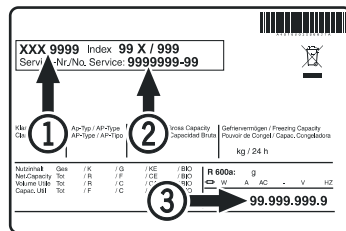

La posizione della targhetta dati è indicata nel capitolo **Descrizione dell'apparecchio**.


Eventuali messaggi di errore sul display

Codice errore	Errore	Provvedimento
E0, E1, E2, rE	Sonda di temperatura guasta	Contattare il Servizio di assistenza tecnica
EE, EF	Errore nel sistema elettronico di comando	Contattare il Servizio di assistenza tecnica
dOr	Sportello aperto troppo a lungo	Chiudere lo sportello
HI	Temperatura nell'apparecchio troppo elevata (caldo)	Controllare se lo sportello è chiuso correttamente. Se la temperatura non scende, contattare il Servizio di assistenza tecnica.
LO	Temperatura nell'apparecchio troppo bassa (freddo)	Contattare il Servizio di assistenza tecnica
Etc		Impostare di nuovo l'orologio a tempo reale (vedi paragrafo "Impostazione orologio a tempo reale")
HF, HA	C'è stato un lungo black-out oppure nel vano interno la temperatura è stata troppo elevata o troppo bassa per un certo lasso di tempo.	Vedi paragrafo Consultazione delle condizioni di allarme memorizzate e lettura dell'andamento della temperatura
AFr	Temperatura nella zona della sonda di riferimento < 0 °C	Confermare il messaggio - vedi paragrafo "Segnalazioni di allarme". Se il messaggio ricompare costantemente, contattare il Servizio di assistenza tecnica.
btE	Errore batteria di sicurezza	Contattare il Servizio di assistenza tecnica
btP	Rilevatore di guasto alla rete	Si spegne di nuovo, quando è presente la tensione di rete. Decidere in merito all'uso ulteriore dei prodotti conservati.

Allarme esterno



Sul retro dell'apparecchio sono predisposte varie possibilità di collegamento.

Il collegamento dell'apparecchio a un dispositivo di allarme esterno va effettuato solo da personale specializzato opportunamente addestrato!

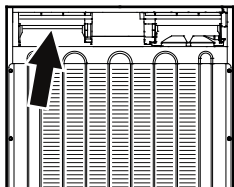

Indicazione

Le spine sono fissate con viti. Per poter togliere le spine, allentare le viti a destra e a sinistra.

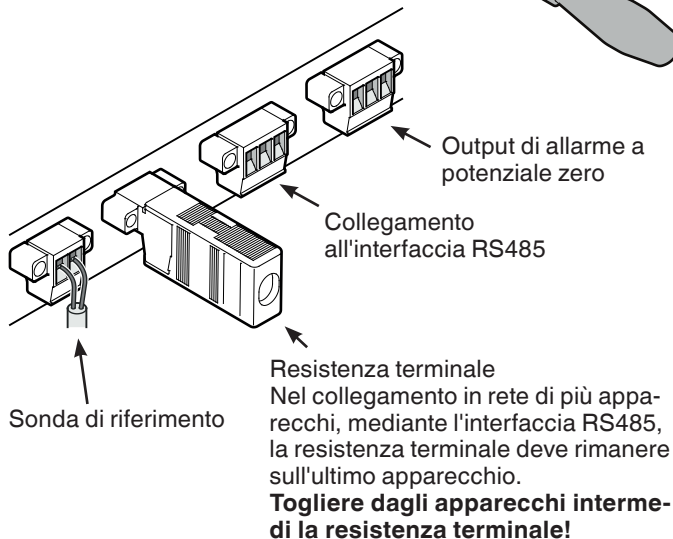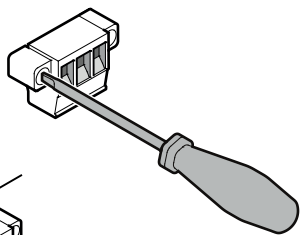

Output di allarme a potenziale zero

Questi tre contatti si possono utilizzare per il collegamento di un dispositivo di allarme ottico o acustico. Il collegamento è predisposto per al massimo **42 V/8 A a corrente continua** da una sorgente a bassissima tensione di sicurezza SELV (**corrente minima 150 mA**).

Attenzione


Quando si inserisce la tensione di rete sul contatto di allarme a potenziale zero non si soddisfano i requisiti tecnici di sicurezza della norma EN 60335.

N.O

Collegamento di una spia di controllo o di un segnalatore di allarme acustico.

N.C

Collegamento di una spia che indica il funzionamento normale dell'apparecchio.

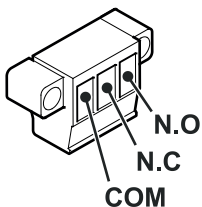


COM

Fonte di tensione esterna, Massimo 42 V/8 A a corrente continua, Corrente minima 150 mA

Interfaccia RS485

Rx- / Tx- Linea invio/ricezione dati (polo negativo)

Rx+ / Tx+ Linea invio/ricezione dati (polo positivo)

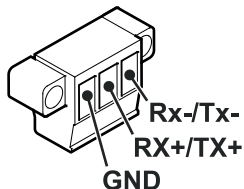


GND Cavo di massa

Modificare l'incernieratura sportello


La modifica dell'incernieratura dello sportello deve essere effettuata solo da personale specializzato.

Tale modifica richiede l'intervento di due persone.


1. Allentare la vite del cantonale cerniera in basso.

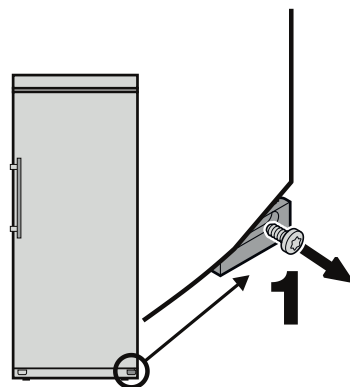


2. Sollevare lo sportello, ruotarlo verso destra e toglierlo.

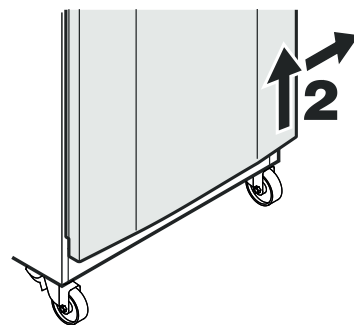


3. Spostare gli elementi della cerniera superiore.

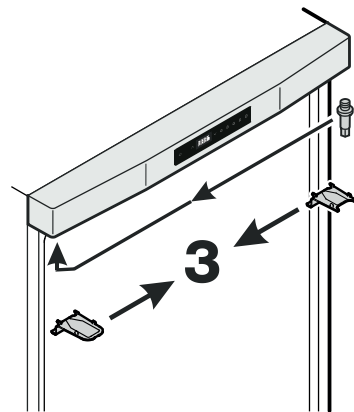

4. Spostare il cantonale cerniera inferiore e la piastra di copertura.

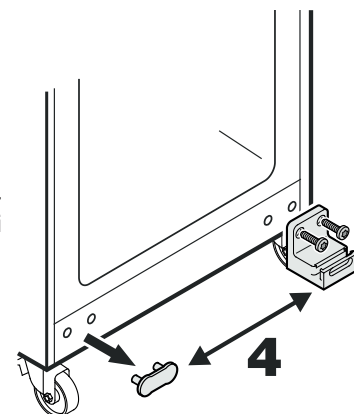


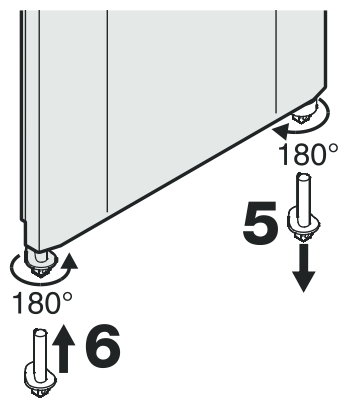

5. Ruotare di 180° il perno del supporto inferiore dello sportello ed estrarlo.


6. Inserire il perno sul lato opposto e ruotarlo di 180°.

7. Infilare lo sportello nel perno superiore.


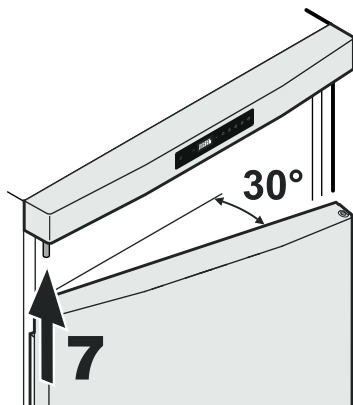


8. Ruotare lo sportello da sinistra verso l'interno.


9. Fissare con la vite il perno del supporto dello sportello.

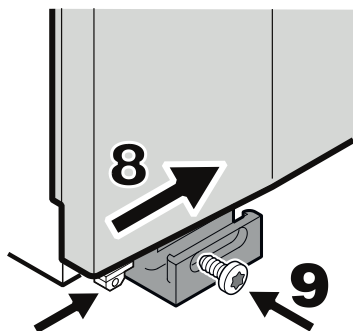

10. Spostare i tappi sulla porta.

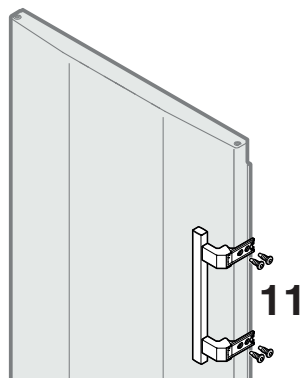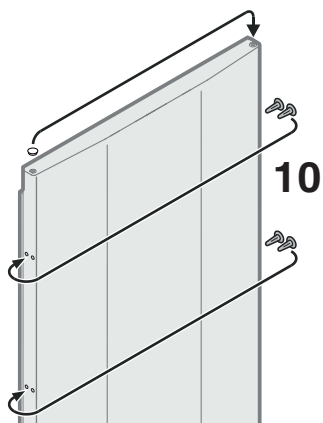

11. Avvitare l'impugnatura.

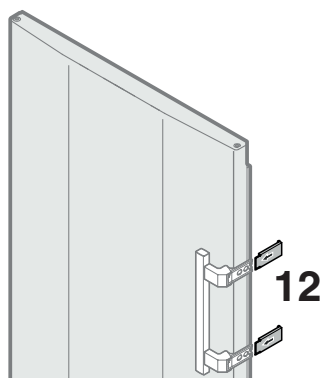

12. Inserire le piastre di pressione fino a incastrarle.



Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Germany
home.liebherr.com

