


Istruzione d'uso originale

Frigorifero con vano interno a prova di esplosione

Prima di mettere in funzione l'apparecchio leggere le istruzioni d'uso

Pagina 50

IT

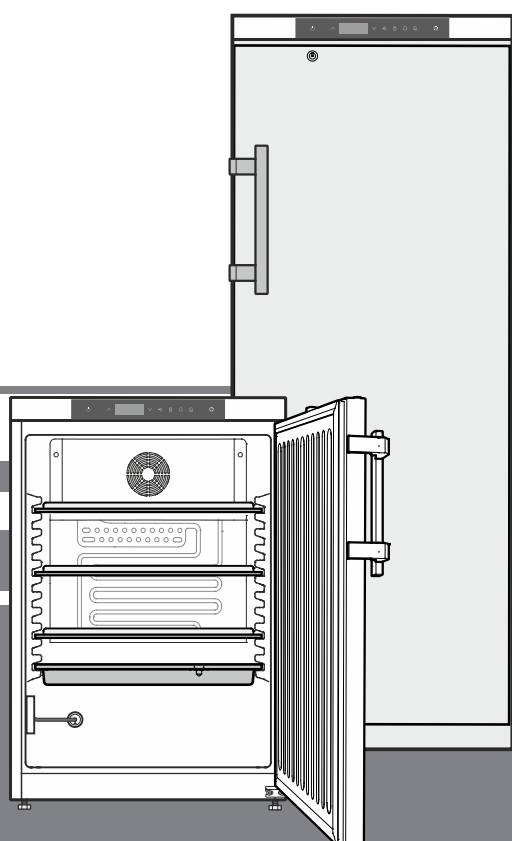

LKUexv 1610

LKexv 3910




7085 940-00

LIEBHERR

Indice

Gradualità delle avvertenze	50
Indicazioni ed avvertenze per la sicurezza	50
Simboli sull'apparecchio	51
Utilizzo conforme alla destinazione.....	51
Uso scorretto prevedibile	51
Dichiarazione di conformità.....	51
Emissione sonora dell'apparecchio	52
Classe climatica	52
Descrizione dell'apparecchio	52
Posizionamento.....	52
Orientamento dell'apparecchio	52
Collegamento elettrico	53
Elementi di controllo e di servizio	53
Inserire e disinserire l'apparecchio.....	53
Impostare la temperatura	53
Modalità display temperatura.....	53
Allarme sportello aperto	54
Impostazione del tempo di ritardo per l'allarme sportello aperto	54
Impostazioni segnale acustico	54
Disattivare la funzione di segnale acustico	54
Test di allarme	54
Segnalazioni di allarme	55
Impostazione parametri di allarme	55
Consultazione delle condizioni di allarme memorizzate e lettura dell'andamento della temperatura	55
Rispristino condizioni di allarme registrate HAn.....	55
Ripristino valore dell'andamento termico registrato rt.....	55
Esempio di consultazione dell'allarme	56
Taratura della sonda di regolazione	56
Sonda del prodotto.....	56
Taratura della sonda del prodotto	56
Cambio dell'indicazione della temperatura fra sonda di regolazione e sonda del prodotto.....	57
Blocco tasti.....	57
Impostazione orologio a tempo reale	57
Conversione ora legale/ora solare	58
Attivazione/disattivazione conversione automatica ora legale/ora solare.....	58
Modifica indirizzo di rete	58
Ripristino parametri su impostazione di fabbrica	58
Serratura di sicurezza	58
Impostazione indicazione del display durante la fase di sbrinamento.....	58
Attivazione manuale della funzione di sbrinamento.....	58
Pulizia	59
Indicazioni per lo smaltimento.....	59
Mettere fuori servizio.....	59
Guasti	59
Eventuali messaggi di errore sul display	59
Allarme esterno	60
Dimensioni d'incasso (mm)	60
Modificare l'incernieratura sportello	61

Gradualità delle avvertenze

 PERICOLO	Segnala una situazione di pericolo immediato che in caso di mancato rispetto comporta come conseguenza la morte o gravi lesioni personali.
 AVVERTENZA	Segnala una situazione di pericolo che in caso di mancato rispetto potrebbe comportare come conseguenza la morte o gravi lesioni personali.
 CAUDELA	Segnala una situazione di pericolo che in caso di mancato rispetto potrebbe comportare come conseguenza lesioni personali di lieve o media gravità.
ATTENZIONE	Segnala una situazione di pericolo che in caso di mancato rispetto potrebbe comportare come conseguenza danni materiali.
Nota	Segnala indicazioni e consigli utili.

Indicazioni ed avvertenze per la sicurezza

- **AVVERTENZA:** non ostruire le aperture di aerazione del corpo dell'apparecchio o della nicchia da incasso. 
- **AVVERTENZA:** per accelerare lo sbrinamento non utilizzare dispositivi meccanici o mezzi diversi da quelli raccomandati dal produttore.
- **AVVERTENZA:** non danneggiare il circuito raffreddante.
- **AVVERTENZA:** all'interno del vano frigorifero non utilizzare dispositivi elettrici che non corrispondano alla tipologia consigliata dal costruttore.
- **AVVERTENZA:** non si deve danneggiare il cavo di rete, quando si posa l'apparecchio.
- **AVVERTENZA:** le ciabatte di distribuzione/multiprese e altri apparecchi elettronici (ad es. trasformatori alogeni) non possono essere piazzati e utilizzati sulla parte posteriore degli apparecchi.
- **AVVERTENZA:** questo apparecchio va fissato secondo quanto indicato nelle istruzioni d'uso, al fine di escludere pericoli derivati da mancata stabilità.
- Per evitare danni a persone e cose, far posare l'apparecchio da 2 persone.
- Dopo aver tolto l'imballaggio, controllare se l'apparecchio risulta danneggiato. In caso di danni contattare il fornitore. Non collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica.


- Evitare il contatto cutaneo prolungato con superfici fredde (ad es. prodotti refrigerati/congelati). Se necessario adottare le misure di protezione (ad es. guanti).
- Far eseguire le riparazioni o gli interventi sull'apparecchio esclusivamente dal Servizio di assistenza tecnica o da personale specializzato. Lo stesso vale per la sostituzione dei cavi di allacciamento alla rete.
- Eseguire riparazioni e interventi sull'apparecchio solo se si vede la spina di rete staccata.
- Montare, collegare e smaltire l'apparecchio esclusivamente in base alle indicazioni riportate nella istruzione d'uso.
- In caso di guasto estrarre la spina di rete o disinserire il fusibile.
- Staccare il cavo di allacciamento alla rete estraendo la spina. Non tirare dal cavo.
- Evitare fuochi o fonti infiammabili all'interno dell'apparecchio.

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di formazione di scintille per sfregamento a causa di depositi di polvere sulle pale del ventilatore!

Non riporre oggetti polverosi nell'apparecchio.

Pulire ogni mese le aperture di sfiato del ventilatore dell'aria di ricircolo con un aspirapolvere.

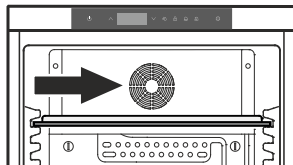

Simboli sull'apparecchio

	Il simbolo può trovarsi sul compressore. Si riferisce all'olio presente nel compressore e avverte del seguente pericolo: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Questa avvertenza ha valore solo per il riciclaggio. Nel funzionamento normale non sussiste alcun pericolo.
	Presenza di sostanze infiammabili.
	Questo adesivo o uno simile si può trovare sul retro dell'apparecchio. Si riferisce ai pannelli imballati con materiale espanso nella porta e/o nell'apparecchio. Questa avvertenza ha valore solo per il riciclaggio. Non rimuovere l'adesivo.

Utilizzo conforme alla destinazione

Questo apparecchio, con un vano interno privo di fonti infiammabili per uso professionale, è adatto per conservare in contenitori chiusi di prodotti facilmente infiammabili, a temperatura tra i 3 °C e i 16 °C.

Il vano interno è omologato come ambiente a rischio di esplosione della zona 2 ai sensi della direttiva 2014/34/UE (direttiva ATEX).

I prodotti tipici da conservare sono campioni di ricerca, reagenti, inventari di laboratorio, ecc., classificati nel gruppo di esplosivi IIB+H2 e nella classe di temperatura T6 ai sensi della direttiva 2014/34/UE (direttiva ATEX).

Il gruppo di esplosivi si evince dalla scheda dati di sicurezza del prodotto da depositare. In caso di incertezza contattare il fornitore del prodotto in oggetto.

In caso di conservazione di sostanze o prodotti di valore ovvero termosensibili è necessario utilizzare un sistema di allarme indipendente e sempre attivo.

Tale sistema di allarme deve essere predisposto in modo che tutti gli stati di allarme vengano subito accorsi da una persona preposta, in grado di prendere idonei provvedimenti.

Uso scorretto prevedibile

Non utilizzare l'apparecchio per gli usi elencati qui di seguito:

- Conservazione e refrigerazione di medicinali, sostanze chimicamente instabili, sangue, fluidi corporei, tessuti cellulari, fluidi o gas a scopo di infusione, applicazione o introduzione nel corpo umano.
- Utilizzo in ambienti potenzialmente esplosivi.
- Utilizzo all'aperto o in ambienti umidi o in presenza di spruzzi.

Un utilizzo non conforme dell'apparecchio causa danni o deperimento dei prodotti conservati.

Dichiarazione di conformità

Il circuito del refrigerante è stato sottoposto a prova di tenuta. L'apparecchio risponde alle norme di sicurezza pertinenti e alle direttive UE, 2006/42/EG, 2014/30/EU, 2009/125/EG e 2011/65/EU.

Collegamento elettrico

L'apparecchio funziona solo a **corrente alternata**.


La tensione e la frequenza ammesse sono indicate sulla targhetta dati. La posizione della targhetta dati è indicata nel capitolo **Descrizione dell'apparecchio**.

La presa deve essere sia messa a terra in modo regolamentare che protetta elettricamente. La corrente di azionamento del fusibile deve essere compresa tra 10 A e 16 A.


La presa non deve trovarsi dietro all'apparecchio e deve essere facilmente raggiungibile.

Non collegare l'apparecchio con una prolunga o una presa multipla.

Non utilizzare invertitori per impianti ad isola (conversione di corrente continua in corrente alternata o corrente trifase) o connettori a risparmio energetico. Pericolo di danni per l'elettronica!

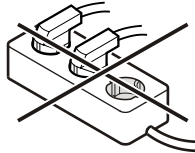

Elementi di controllo e di servizio

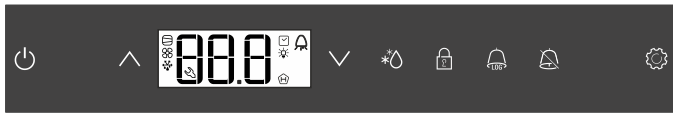

Tasto ON/OFF (inserire e disinserire l'apparecchio)

Tasti di selezione

Tasto di sbrinamento (attivazione manuale della funzione di sbrinamento)

Blocco tasti

Tasto di consultazione delle condizioni di allarme memorizzate

Tasto di spegnimento allarme

Tasto Enter

Simboli del display

Compressore in funzione

LED lampeggiante - ritardo di accensione del gruppo di raffreddamento. Il compressore si avvia automaticamente in seguito a compensazione di pressione nel circuito raffreddante.

Ventilatore in funzione

L'apparecchio è in fase di sbrinamento

L'indicazione della temperatura rilevata mediante sonda del prodotto è attiva

Il LED lampeggia e si visualizza . L'orologio a tempo reale deve essere impostato di nuovo.

L'indicazione significa che si stanno registrando l'alimentazione elettrica e la temperatura interna dell'apparecchio.

Se sul display lampeggia l'indicazione o si è verificata un'interruzione di corrente o la temperatura nell'apparecchio ha raggiunto un campo non ammesso.

Funzione di allarme

L'apparecchio è guasto. Contattare il Servizio di assistenza tecnica.

Inserire e disinserire l'apparecchio

Inserire la spina. Indicazione = **OFF**.

Inserire l'apparecchio

Premere per ca. 5 sec. Indicazione = **ON**.

Alla prima messa in funzione non c'è alcuna segnalazione di allarme.

Se l'apparecchio, dopo la prima messa in servizio, rimane staccato dalla rete elettrica per un periodo prolungato e la temperatura nel vano interno supera la soglia di allarme superiore, il sistema elettronico segnala tale situazione come errore () lampeggia nel display).

Quando si ripete la messa in servizio, il display va resettato come indicato qui di seguito.

Premere

Premere + per 5 sec. Indicazione =

Il LED adesso è di nuovo sempre acceso.

Premere per 5 sec.

Il sistema elettronico ritorna al normale funzionamento regolare.

Disinserire l'apparecchio

Premere per ca. 5 sec. Indicazione =

Impostare la temperatura

Premere per 1 sec. Il display della temperatura lampeggia.

Aumentare la temperatura (più caldo) - premere il tasto .

Abbassare la temperatura (più freddo) - premere il tasto .

Premere di nuovo il tasto .

Si memorizza l'impostazione della temperatura desiderata.

Nota

Nella zona più calda del vano interno, la temperatura può essere superiore a quella impostata.

Se lo sportello viene aperto per un periodo di tempo prolungato, nei vani dell'apparecchio si può avere un rialzo sensibile della temperatura.

Modalità display temperatura

Si può scegliere tra indicazione della temperatura in gradi Celsius o in gradi Fahrenheit. L'impostazione di fabbrica è in gradi Celsius.

Premere per 5 sec. Indicazione =

Premere . Indicazione =

Selezionare l'impostazione desiderata con i tasti o .


0 = °C 1 = °F



Premere . Indicazione =

Premere per 5 sec.


Il sistema elettronico ritorna al normale funzionamento regolare.

Allarme sportello aperto

Quando si apre lo sportello, si accende il LED  e l'indicazione della temperatura inizia a lampeggiare.


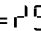
Se lo sportello rimane aperto più di 60 secondi, il LED  inizia a lampeggiare e sul display lampeggia  alternandosi all'indicazione della temperatura.



Scatta il segnale acustico (se la funzione di segnale acustico non è disattivata).

Se lo sportello deve rimanere aperto più a lungo per riporre i prodotti da raffreddare, disattivare il segnale acustico premendo il tasto .



Impostazione del tempo di ritardo per l'allarme sportello aperto

È possibile modificare il periodo di tempo che trascorre prima che scatti il segnale acustico all'apertura dello sportello.

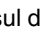Premere  per 5 sec. Indicazione = 

Premere , finché sul display appare 

Premere . Indicazione = | Range d'impostazione = 1 - 5 minuti.


Selezionare l'impostazione desiderata con i tasti  o .

Premere . Indicazione = 



Premere  per 5 sec.


Il sistema elettronico ritorna al normale funzionamento regolare.


Impostazioni segnale acustico

Il segnale acustico può essere disattivato premendo il tasto  per il caso di allarme in atto. Se il segnale acustico si deve riattivare da solo, seguire le fasi riportate qui di seguito.

Premere  per 5 sec. Indicazione = 

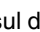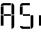Premere , finché sul display appare 

Premere . Indicazione = |

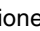Premere . Indicazione = |



Premere . Indicazione = 

La riattivazione automatica del segnale acustico ora è inserita.

È necessario impostare il periodo di tempo che determina lo scatto del segnale acustico.

Premere , Indicazione = 

Premere . Indicazione = | Range d'impostazione = 1 - 120 minuti.

Selezionare l'impostazione desiderata con i tasti  o .


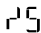
Premere . Indicazione = 



Premere  per 5 sec.


Il sistema elettronico ritorna al normale funzionamento regolare.



Disattivare la funzione di segnale acustico

Se necessario, è possibile disattivare completamente la funzione di segnale acustico.

Premere  per 5 sec. Indicazione = 

Premere , finché sul display appare 

Premere . Indicazione = |

Selezionare l'impostazione desiderata con i tasti  o .

0 = funzione segnale acustico attivata

1 = funzione segnale acustico disattivata

Premere . Indicazione = 



Premere  per 5 sec.



Il sistema elettronico ritorna al normale funzionamento regolare.


Test di allarme

Con questo test si controlla la funzionalità del dispositivo di allarme interno e di un dispositivo eventualmente collegato all'esterno.

Durante questo test non si interrompe il raffreddamento dell'apparecchio.

Premere  +  per 5 sec.

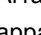- Il display passa a un valore di temperatura di 0,2 °C al di sotto della soglia di allarme superiore impostata.
- Il valore di temperatura adesso sale di 0,1 °C ogni 2 secondi.
- Al raggiungimento della soglia di allarme superiore sul display appare . Ora viene attivata un'unità di allarme collegata esternamente all'output di allarme a potenziale zero.
- Il valore della temperatura sale ulteriormente fino a 0,2 °C oltre la soglia di allarme superiore.
- La stessa procedura si svolge automaticamente per la soglia di allarme inferiore. Sul display compare .



Durante il test è acceso il LED 

Il sistema elettronico ritorna al normale funzionamento regolare.

Interruzione anticipata del test

Premere  per 5 sec.

Indicazione

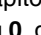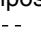Se i valori delle soglie di allarme superiore e inferiore (**AL** e **AH** nel capitolo "Impostazione parametri di allarme") sono impostati su 0, durante questo test sul display compaiono  e .

Esempio di consultazione dell'allarme

Situazione: HA/HF/🏠 lampeggiante sul display.

Premere 🔔. Indicazione = HF r

Premere ⚙️. Indicazione = 0

Non è scattato alcuno stato di allarme con temperatura troppo elevata o troppo bassa. Si deve passare all'indicazione HF r.

Premere ⚙️. Indicazione = HF r

Premere ^, finché sul display appare HF r.

Premere ⚙️. Indicazione = | Si è verificato 1 black-out.

Premere ⚙️. Indicazione = HF r

Premere ^, Indicazione = HF Ultimo black-out verificatosi.

Premere ⚙️. Indicazione = 300 (anno)

Premere ^, Indicazione = 100 (mese 1-12)

Premere ^, Indicazione = 100 (giorno 1-31)

Premere ^, Indicazione = 100 (ore 0-23)

Premere ^, Indicazione = 00 (minuti 0-59)

Premere ^, Indicazione = 00 (lasso di tempo in minuti)

Premere 🔔 + ^ per 5 sec. Indicazione = r E 5

Il LED 🏠 adesso è di nuovo sempre acceso.

L'indicazione HA/HF è cancellata.

Il sistema elettronico pertanto è pronto per il prossimo allarme.

Premere 🔔 per 5 sec.

Il sistema elettronico ritorna al normale funzionamento regolare.

Taratura della sonda di regolazione (sonda di serie per regolazione della temperatura)

Con questa funzione si possono compensare eventuali tolleranze della sonda di regolazione (temperatura visualizzata sulla temperatura interna effettiva).

Premere 🔔 per 5 sec. Indicazione = r E 5

Premere ^, finché sul display appare r E 1.

Premere ⚙️. Indicazione = valore di correzione impostato di fabbrica.

Con i tasti v o ^ si può incrementare o diminuire il valore di correzione in step da 0,1 °C.

Premere ⚙️. Indicazione = temperatura interna attuale (corretta)


Premere ⚙️. Indicazione = r E 1

Premere 🔔 per 5 sec.

Il sistema elettronico ritorna al normale funzionamento regolare.

Sonda del prodotto

La sonda del prodotto nella zona inferiore del vano interno dell'apparecchio è una sonda supplementare per l'indicazione della temperatura.

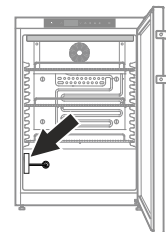

Taratura della sonda del prodotto

Con questa funzione si possono compensare eventuali tolleranze della sonda del prodotto (temperatura visualizzata sulla temperatura interna effettiva).

Premere 🔔 per 5 sec. Indicazione = r E 5

Premere ^, finché sul display appare r E 3.

Premere ⚙️. Indicazione = 00

Con i tasti v o ^ si può incrementare o diminuire il valore di correzione in step da 0,1 °C.


Premere ⚙️. Indicazione = temperatura sonda del prodotto attuale (corretta)


Premere ⚙️. Indicazione = r E 3


Premere 🔔 per 5 sec.


Il sistema elettronico ritorna al normale funzionamento regolare.


Cambio dell'indicazione della temperatura fra sonda di regolazione e sonda del prodotto


Premere  per 5 sec. Indicazione = r¹5

Premere , finché sul display appare r¹1.

Premere . Indicazione = | (sonda di regolazione)

Premere . Indicazione = 2 (sonda del prodotto)

Se la sonda del prodotto è attiva, sul display compare .

Premere . Indicazione = r¹5


Premere  per 5 sec.


Il sistema elettronico ritorna al normale funzionamento regolare.


Blocco tasti

Il blocco dei tasti protegge il sistema elettronico da modifiche non intenzionali.


Definizione del codice PIN per la funzione di blocco tasti

Premere  per 5 sec. Indicazione = r¹5

Premere , finché sul display appare P |.

Premere . Indicazione = |


Con i tasti  o  scegliere un codice PIN tra 0 e 999.

Premere . Indicazione = P |


Premere  per 5 sec.



Il sistema elettronico ritorna al normale funzionamento regolare.

Attivazione del blocco tasti

Premere  per 5 sec. Indicazione = |


Con i tasti  o  selezionare il codice PIN.

Premere . Indicazione = |00

Tutte le funzioni sono bloccate tranne  e .

Se si immette un codice PIN errato, il sistema elettronico ritorna al normale funzionamento regolare, senza attivare il blocco tasti.

Disattivazione del blocco tasti

Premere  per 5 sec. Indicazione = |

Con i tasti  o  selezionare il codice PIN.


Premere . Indicazione = 000


Tutte le funzioni sono sbloccate.


Se si immette un codice PIN errato, il blocco tasti rimane attivo.


Impostazione orologio a tempo reale



L'orologio a tempo reale è già preimpostato (CET). L'ora per un altro fuso orario deve essere impostata manualmente.


Premere  per 5 sec. Indicazione = r¹5


Premere . Indicazione = 12


Premere . Indicazione = 400 (anno)



Premere . Indicazione = 00

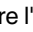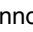
Impostare l'anno con i tasti  .


Premere .


Premere . Indicazione = 100 (mese 1-12)



Premere . Indicazione = 00

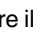Impostare il mese con i tasti  .


Premere .


Premere . Indicazione = 000 (giorno 1-31)



Premere . Indicazione = 00

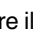Impostare il giorno con i tasti  .


Premere .


Premere . Indicazione = 000 (giorno della settimana)
(1 = lunedì, 7 = domenica)



Premere . Indicazione = 00

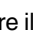Impostare il giorno della settimana con i tasti  .

Premere .


Premere . Indicazione = 000 (ore 0-23)



Premere . Indicazione = 00

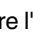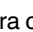Impostare l'ora con i tasti  .

Premere .

Premere . Indicazione = 000 (minuti 0-59)

Premere . Indicazione = 00

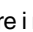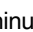Impostare i minuti con i tasti  .

Premere .

Premere  per 5 sec.

Il sistema elettronico ritorna al normale funzionamento regolare.

Se 1212 compare sul display, occorre di nuovo impostare l'orologio a tempo reale.


Conversione ora legale/ora solare


Il sistema elettronico effettua automaticamente il passaggio all'ora legale l'ultima domenica di marzo alle 2.00 h del mattino.


Il sistema elettronico effettua automaticamente il passaggio all'ora solare l'ultima domenica di ottobre alle 2.00 h del mattino



Per attivare l'ora nuova, occorre spegnere e accendere l'apparecchio di volta in volta dopo l'orario sopra indicato.

Attivazione/disattivazione conversione automatica ora legale/ora solare

Premere  per 5 sec. Indicazione = r¹5

Premere , finché sul display appare d5E.

Premere . Indicazione = |

Selezionare l'impostazione desiderata con i tasti  o .

0 = disattivata 1 = attivata


Premere . Indicazione = d5E


Premere  per 5 sec.


Il sistema elettronico ritorna al normale funzionamento regolare.



Modifica indirizzo di rete

Nel collegamento in rete di più apparecchi, mediante l'interfaccia RS485, ogni apparecchio deve avere un proprio indirizzo di rete.

Premere  per 5 sec. Indicazione = r¹5

Premere , finché sul display appare H□.

Premere . Indicazione = |

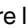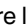Modificare l'indirizzo di rete (1-207) con i tasti  o .

Premere . Indicazione = H□

Premere  per 5 sec.

Il sistema elettronico ritorna al normale funzionamento regolare.

Ripristino parametri su impostazione di fabbrica

Con questa funzione è possibile ripristinare le soglie di allarme e i valori della taratura della sonda sull'impostazione di fabbrica.

Estrarre la spina.

Tenere premuto  e inserire la spina.

Indicazione = b r |

Premere . Indicazione = 5 E d

Il sistema elettronico ritorna al normale funzionamento regolare.


Serratura di sicurezza

La serratura nello sportello dell'apparecchio è dotata di un meccanismo di sicurezza.

Blocco dell'apparecchio

- Infilare la chiave in direzione 1.
- Girare la chiave di 90°.

Per sbloccare l'apparecchio procedere nella stessa sequenza.

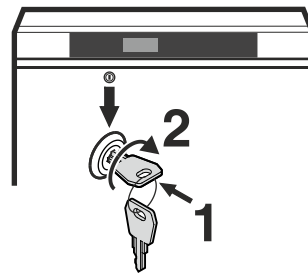


Sbrinamento

Lo sbrinamento si effettua automaticamente.

- ① L'acqua di sbrinamento gocciola in una vaschetta al di sotto dell'evaporatore. Vuotare questa vaschetta di tanto in tanto.


Estrarre la vaschetta dalla parte anteriore e svuotarla.

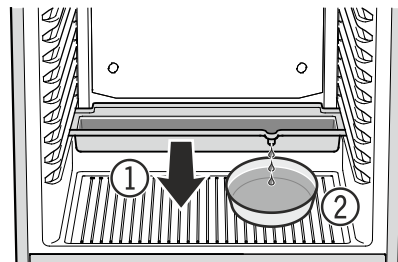



- ② Per non dover svuotare troppo frequentemente la vaschetta per l'acqua di sbrinamento, si può mettere un recipiente di raccolta sotto alla canaletta di scarico della vaschetta stessa.


La vaschetta per l'acqua di sbrinamento può essere infilata solo nell'aletta di appoggio inferiore.


Impostazione indicazione del display durante la fase di sbrinamento


Premere  per 5 sec. Indicazione = r¹5

Premere , finché sul display appare dE.

Premere . Indicazione = |


Selezionare l'impostazione desiderata con i tasti  o .

0 = Simbolo  + indicazione alternante di dE F e della temperatura attuale nel vano interno dell'apparecchio.

1 = Simbolo  + temperatura prima dell'inizio della fase di sbrinamento (impostazione di fabbrica).



2 = Simbolo  + dE F.

Premere . Indicazione = dE

Premere  per 5 sec. Il sistema elettronico ritorna al normale funzionamento regolare.

Attivazione manuale della funzione di sbrinamento

Se lo sportello non è stato chiuso bene per un lungo periodo, può crearsi uno spesso strato di ghiaccio nel vano interno o sul generatore di freddo. In tal caso si può attivare in anticipo la funzione di sbrinamento.

Premere  per 3 sec. Indicazione =  + dE F

Il sistema elettronico ritorna automaticamente al normale funzionamento regolare.

Indicazione = dE F

Pulizia

⚠️ AVVERTENZA

Prima della pulizia disinserire assolutamente l'apparecchio dalla rete elettrica. Estrarre la spina di rete o disinserire il fusibile!

⚠️ AVVERTENZA

Rischio di caricamento elettrostatico.
Pulire i parti in plastica unicamente con un panno umido!

⚠️ CAUDELA

Pericolo di danneggiamento dei componenti dell'apparecchio e rischio di lesioni dovuto al vapore caldo.

Non pulire l'apparecchio con dispositivi di pulizia a vapore!

ATTENZIONE

Tutte le superfici all'interno dell'apparecchio vanno pulite regolarmente!

- Pulire l'interno, le parti in dotazione e le pareti esterne con acqua tiepida, alla quale è stata aggiunta una piccola dose di detergente. Non utilizzare detergenti granulari, a base di acidi o solventi chimici.
- Per evitare corto circuiti, pulire l'apparecchio facendo attenzione che nessun acqua penetri nei componenti elettrici.
- Pulire il tutto con un panno.
- Una volta l'anno si dovrebbe togliere la polvere dalla macchina del freddo e dallo scambiatore di calore (griglie metalliche sulla parte posteriore dell'apparecchio).
- Non togliere o danneggiare la targhetta dati sulla parte interna dell'apparecchio - importante per il Servizio di Assistenza Tecnica.

Indicazioni per lo smaltimento

L'apparecchio contiene materiali utili e non va smaltito nella raccolta indifferenziata dei rifiuti, ma portato in appositi centri. Gli apparecchi fuori uso devono essere smaltiti a regola d'arte, conformemente alle norme e alle leggi locali in vigore.



Durante il trasporto non danneggiare il circuito raffreddante dell'apparecchio fuori uso.

Questo apparecchio contiene gas infiammabili nel circuito raffreddante e nella schiuma isolante.

Per maggiori informazioni su uno smaltimento a norma, contattare l'amministrazione cittadina/comunale o la società di smaltimento rifiuti.

Mettere fuori servizio


Se l'apparecchio rimane vuoto per un periodo di tempo prolungato, spegnerlo, sbrinarlo, pulirlo e asciugarlo, poi lasciare lo sportello aperto per evitare la formazione di muffa.

Guasti

I guasti seguenti possono venire eliminati, semplicemente controllandone le possibili cause:

- **L'apparecchio non funziona.** Controllare se
 - l'apparecchio è stato inserito correttamente,
 - la spina è regolarmente inserita nella presa,
 - i fusibili della presa sono in ordine.
- **La temperatura non è sufficientemente bassa.** Controllare
 - la regolazione in base al capitolo "Impostare la temperatura", e se è stato impostato il giusto valore,
 - se il termometro introdotto separatamente indica il valore giusto,
 - se l'aerazione è sufficiente,
 - se l'apparecchio è troppo vicino ad una fonte di calore.

Se non è data nessuna delle cause sopra descritte e se non è stato possibile eliminare da soli i guasti, mettersi in contatto con il centro di assistenza tecnica più vicino. Comunicare il modello ①, codice di servizio ② ed il numero dell'apparecchio ③ riportati sulla targhetta dati.

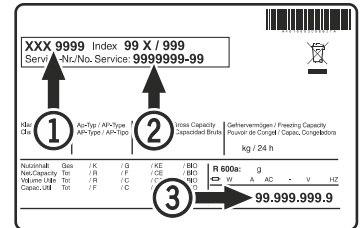

La posizione della targhetta dati è indicata nel capitolo **Descrizione dell'apparecchio**.


Eventuali messaggi di errore sul display

Codice errore	Errore	Provvedimento
E0, E1, E2, rE	Sonda di temperatura guasta	Contattare il Servizio di assistenza tecnica
EE, EF	Errore nel sistema elettronico di comando	Contattare il Servizio di assistenza tecnica
dOr	Sportello aperto troppo a lungo	Chiudere lo sportello
HI	Temperatura nell'apparecchio troppo elevata (caldo)	Controllare se lo sportello è chiuso correttamente. Se la temperatura non scende, contattare il Servizio di assistenza tecnica.
LO	Temperatura nell'apparecchio troppo bassa (freddo)	Contattare il Servizio di assistenza tecnica
Etc		Impostare di nuovo l'orologio a tempo reale (vedi paragrafo "Impostazione orologio a tempo reale")
HF, HA	C'è stato un lungo black-out oppure nel vano interno la temperatura è stata troppo elevata o troppo bassa per un certo lasso di tempo.	Vedi paragrafo Consultazione delle condizioni di allarme memorizzate e lettura dell'andamento della temperatura
AFr	Temperatura nella zona della sonda prodotto < 0 °C	Contattare il Servizio di assistenza tecnica

Allarme esterno



Sul retro dell'apparecchio sono predisposte varie possibilità di collegamento.

Il collegamento dell'apparecchio a un dispositivo di allarme esterno va effettuato solo da personale specializzato opportunamente addestrato!

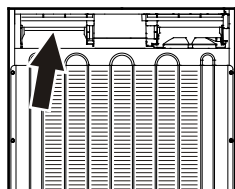

Indicazione

Le spine sono fissate con viti. Per poter togliere le spine, allentare le viti a destra e a sinistra.

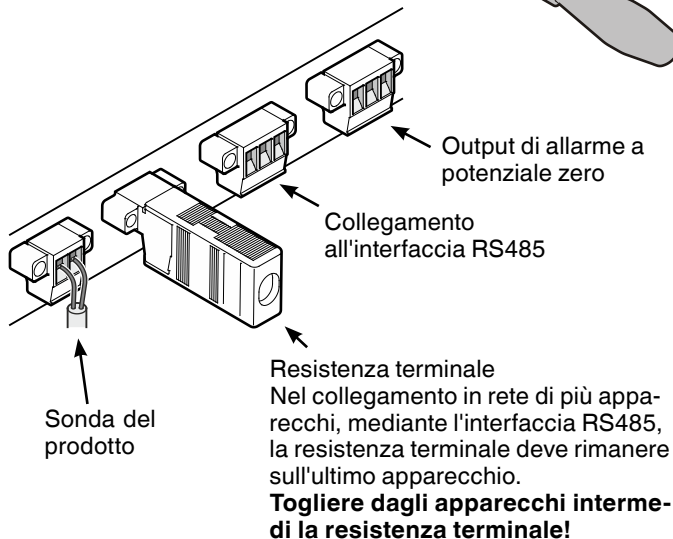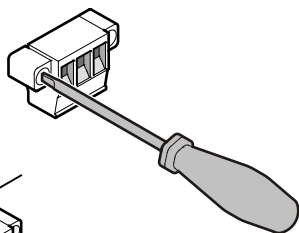

Output di allarme a potenziale zero

Questi tre contatti si possono utilizzare per il collegamento di un dispositivo di allarme ottico o acustico. Il collegamento è predisposto per al massimo **42 V/8 A a corrente continua** da una sorgente a bassissima tensione di sicurezza SELV (**corrente minima 150 mA**).

Attenzione


Quando si inserisce la tensione di rete sul contatto di allarme a potenziale zero non si soddisfano i requisiti tecnici di sicurezza della norma EN 60335.

N.O

Collegamento di una spia di controllo o di un segnalatore di allarme acustico.

N.C

Collegamento di una spia che indica il funzionamento normale dell'apparecchio.

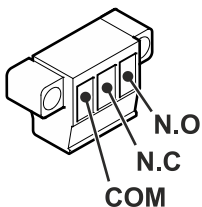

COM


Fonte di tensione esterna, Massimo 42 V/8 A a corrente continua, Corrente minima 150 mA

Interfaccia RS485

Rx- / Tx- Linea invio/ricezione dati (polo negativo)

Rx+ / Tx+ Linea invio/ricezione dati (polo positivo)


GND Cavo di massa

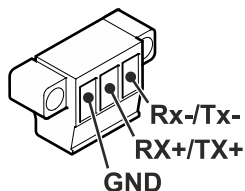

Dimensioni d'incasso (mm)


Variante 1

Per l'aerazione sul retro dell'apparecchio si deve provvedere ad una sezione di aerazione di almeno 200 cm² nel piano di lavoro.

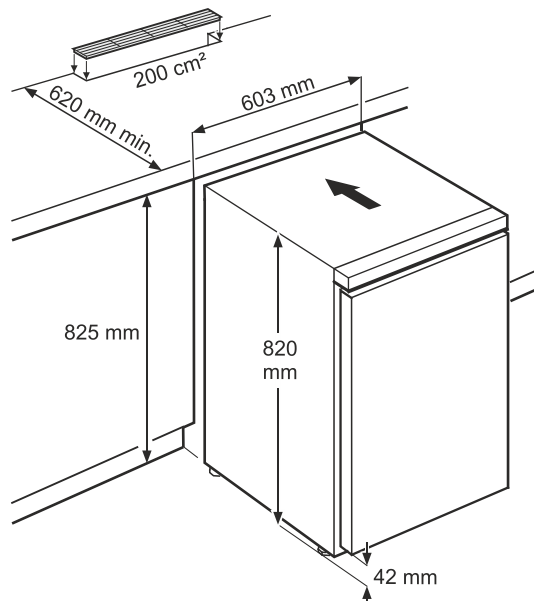

Variante 2

Se nel piano di lavoro non è prevista nessuna griglia di aerazione, l'altezza minima della nicchia deve essere pari a 860 mm, per consentire un'adeguata cessione di calore dal lato anteriore.

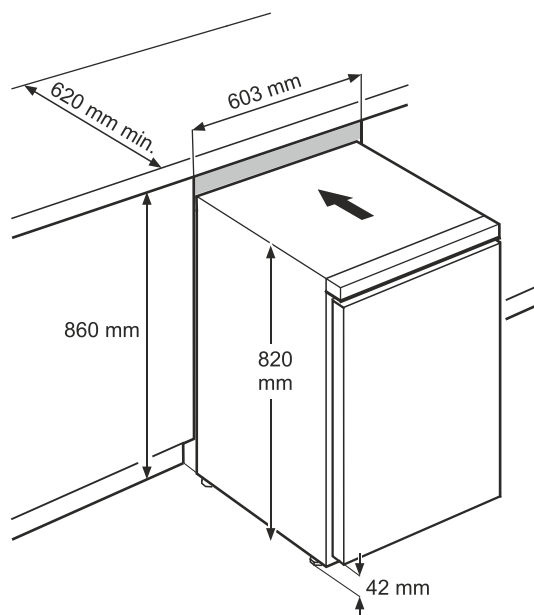


Modificare l'incernieratura sportello


1. Svitare il cantonale cerniera.

Nota

Il supporto dello sportello ha un meccanismo a molla che consente allo sportello di chiudersi da solo. Allentando le viti, il cantonale cerniera ruota verso sinistra.

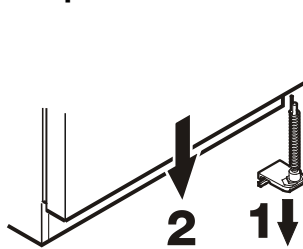


2. Togliere lo sportello dal basso.

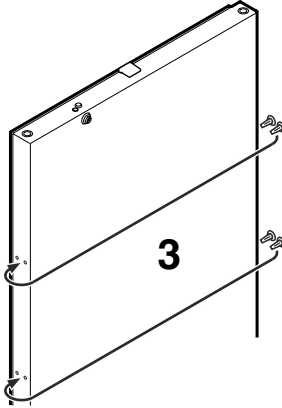


3. Smontare i tappi e montarli sul lato opposto.

4. Spostare il perno sul cantonale cerniera.

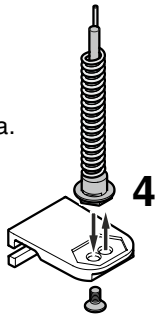


5. Spostare gli elementi della cerniera superiore.

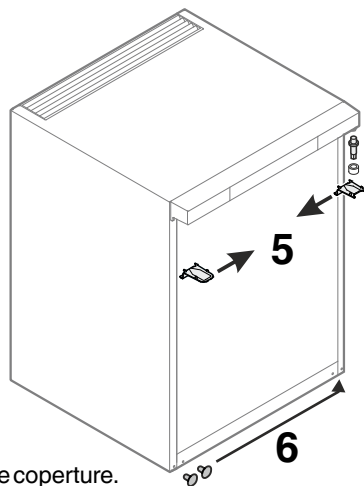


6. Spostare sul lato opposto le coperture.

7. Appendere lo sportello sul perno cerniera e chiuderlo.

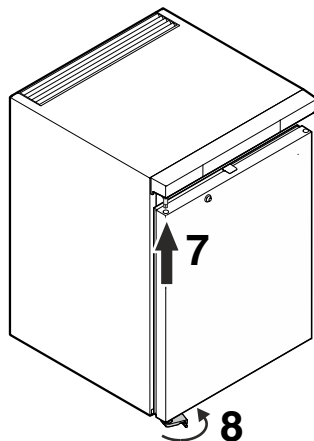


8. Inserire il cantonale cerniera nel supporto inferiore dello sportello. Ruotare il cantonale cerniera di 90° - la molla si tende. Avvitare il cantonale cerniera.

9. Avvitare l'impugnatura.

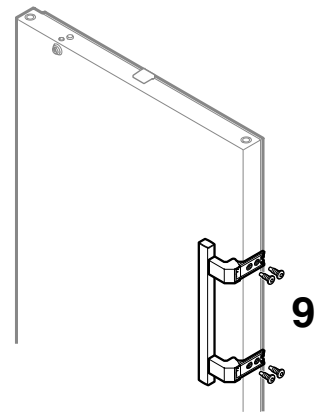

10. Inserire le piastre di pressione fino a incastrarle.

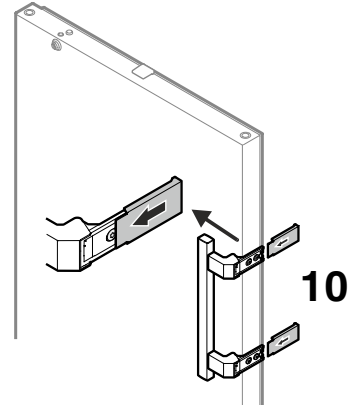



Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Germany
home.liebherr.com

